



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

CHANGES EVERYTHING

**GOOD
DESIGN**

As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.



DURAN® TILT
THE MEDIA BOTTLE SYSTEM

DURAN® *TILT*

MEHR SICHERHEIT IM HANDUMDREHEN

Biosicherheitsbänke und Reinlufthauben sind für das Arbeiten mit Zellkulturen unter sterilen Bedingungen unumgänglich. Diese eingeschränkte Arbeitsumgebung erschwert dem Forscher seine Arbeit mit Zellkulturmedien erheblich und gestaltet diese oftmals kompliziert und zeitraubend. Die DURAN® *TILT* Flasche verändert alles – denn sie ist die einzige Zellkulturmedien-Flasche, die in zwei Positionen verwendet werden kann: Aufrecht stehend für Filtersterilisation oder Aufbewahrung und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. Entdecken Sie das neue DURAN® *TILT* Flaschensystem und profitieren Sie von mehr Sicherheit – und das im Handumdrehen.

Platzsparende Flaschenform für Kühltanks und Wasserbäder


Die stapelbare und platzsparende 500 ml Flasche eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühltank oder Erwärmung im Wasserbad.

Niedrige Flaschenhöhe für einfaches Handling in Sicherheitswerkbänken

Die kompakte Flaschenform ermöglicht ein einfaches Durchführen der Flasche unter dem

0°

**45° TILT-Position
für komfortables Pipettieren**
Zum Pipettieren einfach die Flasche um 45°
kippen anstatt sie in der Hand zu halten.

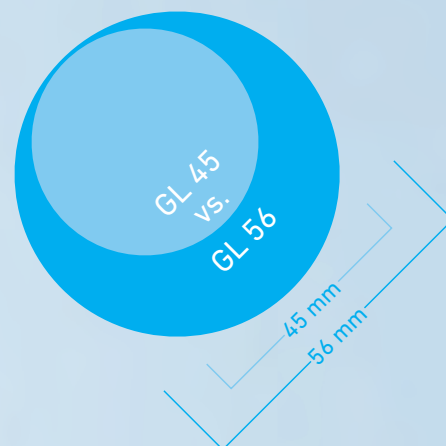

**100% größere Öffnung
für einfaches Pipettieren**

Die GL 56 Öffnung ist 100% größer als die
herkömmliche GL 45 Öffnung. Somit ist
der Einsatz großvolumigerer Pipetten (100 ml)
problemlos möglich, und Verunreinigungen
können vermieden werden.

**GL 56 Öffnung
mit GL 56 Schraubverschluss
für sicheres Handling**

Die große Öffnung ermöglicht sicheres sowie
einfaches Pipettieren. Der optimierte ergono-
mische Flaschenverschluss

OPTIMIEREN SIE IHREN WORKFLOW

0°



FILTRIEREN

In der aufrechten Position eignet sich das DURAN® **TILT** Flaschensystem hervorragend für die Filtersterilisation oder Klärung von Zellkulturmedien. Die niedrige Flaschenhöhe vereinfacht das Arbeiten in Biosicherheitswerkbänken.

45°



PIPETTIEREN

DURAN® ***TILT*** CHANGES EVERYTHING



Made in Germany
duran-group.com

DURAN® **TILT** ZUBEHÖR



DURAN® **TILT** GL 56 Verschlussetiketten

Eine sorgfältige Beschriftung der Laborflaschen ist wichtig, um Verwechslungen und Fehler zu vermeiden. Die praktischen, selbstklebenden Verschlussetiketten wurden zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Zellkulturmedien-Flaschen und somit auch zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen entwickelt.



DURAN® GL 56 Bottle Tags

Die Bottle Tags können entweder für die individuelle Farbkennzeichnung oder auch zum Fixieren der Lichtschutzhülle an der Flasche verwendet werden. Die GL 56 Bottle Tags sind in vier Farben erhältlich: orange, gelb, blau und violett.



BESTELLINFORMATION

DURAN® **TILT** – ZELLKULTURMEDIEN-FLASCHE

Beschreibung	Glasgewinde	Höhe (inkl. Verschluss)	Verpackungs- einheit	Best.-Nr.
DURAN® TILT Medienflasche, Klarglas Inkl. weißem GL 56 Schraubverschluss aus Polypropylen 500 ml (keine sterile Lieferung)	GL 56	151 mm	4	21 891 44 59

DURAN® **TILT** – ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Beschreibung	Material / Farbe	Verpackungs- einheit	Best.-Nr.
DURAN® TILT Lichtschutzhülle mit vier GL 56 Bottle Tags (Orange, Gelb, Blau, Violett)	Silikon / Weiß und gemischte Farben	4	29 243 56 01
DURAN® GL 56 Bottle Tag Orange	Silikon / Orange	20	29 243 56 26
DURAN® GL 56 Bottle Tag Gelb	Silikon / Gelb	20	29 243 56 34</



DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz, Germany

Phone: +49 6131 - 1445 4131
Fax: +49 6131 - 1445 4016
sales@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com